


edge 用保護フィルムの特徴と貼り方

<特徴>

- ・ 指すべり性が良く、防指紋性に優れています。
- ・ 高硬度で対擦傷性に優れています。
- ・ 接着面は気泡が入りにくい自己吸着粘着タイプです。

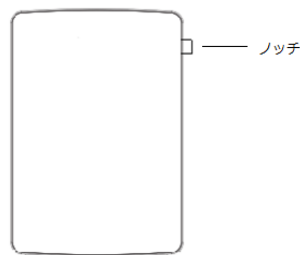

次の手順に従って保護フィルムを edge 本体に貼り付けてください。

注意:ご購入時には edge 本体の表面、裏面ともカバーフィルムが付いています。

このカバーフィルム自体は薄く汚れやごみの付着を防ぐためのもので、本体表面の傷を防ぐ機能は持っていません。裏面はいつでもはがせますが、表面はごみやほこりの付着を防ぐためにも、保護フィルムを貼る直前に右上に張られているシートの部分からゆっくりとはがし廃棄してください。



←この部分から剥がしてください

edge 本体の表面に付いたごみやほこりをきれいに拭き取ります。

(ただし最初から付いていたカバーフィルムを剥がした直後であれば通常必要ありません)

1. 保護フィルムのノッチが右上に来るようにして edge の表面に重ね、位置合わせをします。保護フィルムは edge 本体より少々小さめです。貼ったときの大体の位置を覚えておいて下さい。




2. 次にフィルムを手に取り、ノッチの部分がはがれるくらいまで下側にはがします。ノッチの付いた下側がセパレーター、上側が保護フィルムです。粘着面に直接触れないよう気を付けて下さい。



3. ノッチの上部をはさみで切り落としてください。ノッチ部分は残しておきます。



4. 保護フィルムを edge 本体に下側から合わせ、最後に上部の吸着面を貼り付けます。

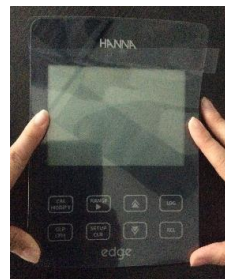

5. 上部が貼られた状態で保護フィルムの下側を持ち上げ、先ほどはさみで切った部分からノッチを持ち、セパレーターを剥がしていきます。この時上側にある保護フィルムをゆっくりと貼り合わせていきます。本体とフィルムの間にある気泡を押し出して取り除けば終了です。

