

pH標準液の新常識

もうボトルへは戻れない

時代は
使い切り




写真はイメージ。
自立はしません。

✓ 安心、手間いらず



使い切りタイプの多くは有効期限が4年以上(pH10は約2年)開封後の期限や劣化を気にせず常に信頼性の高い標準液を使えます。
希釈せずにそのまま使えるためビーカーに注ぐ手間はありません。持ち運びもラクで、現場使用にもぴったりです！

✓ 証明書付きもあります

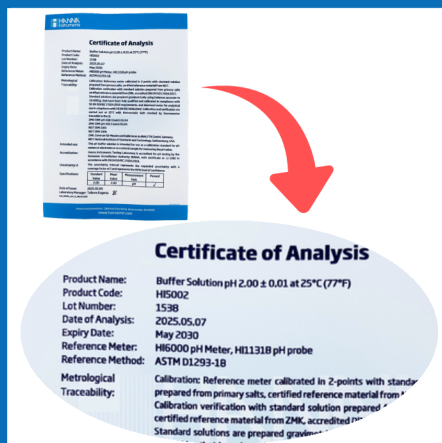

信頼性の確保が求められるお客様には、NIST証明書付きをご用意しています。
製造施設での分析証明書が付属します。
※証明書は英文です。
※NISTは米国国立標準技術研究所の国際的な規格です。

✓ 世界一のラインナップ!?



pH1.00からpH13.00までの間で全18種類の標準液を取り揃えており、カスタム校正に幅広く対応できます。
これにより、お客様の測定試料のpH値に近いポイントで校正でき、精度・信頼性・反応速度を最大限に高めることが可能です。



ハンナのpH標準液がすごい理由とは？
詳細はこちら

80種類以上！多種多様なpH標準液

種類 (容量)	テクニカルタイプ※1		スタンダードタイプ※2	
	使い切り (20mLx25袋) 価格：9,500円～	ボトル (500mL) 価格：6,600円～	使い切り (20mLx25袋) 価格：7,200円～	ボトル (230/500mL) 価格：2,950円～
pH1.00	●	●		
pH1.68	●	●		
pH2.00	●	●		
pH3.00	●	●		
pH4.01	●	●	●	●
pH5.00	●	●		
pH6.00		●		
pH6.86	●	●	●	●
pH7.01	●	●	●	●

種類 (容量)	テクニカルタイプ※1		スタンダードタイプ※2	
	使い切り (20mLx25袋) 価格：9,500円～	ボトル (500mL) 価格：6,600円～	使い切り (20mLx25袋) 価格：7,200円～	ボトル (230/500mL) 価格：2,950円～
pH7.41		●		
pH8.00		●		
pH9.00	●	●		
pH9.18	●	●	●	●
pH10.01	●	●	●	●
pH11.00	●	●		
pH12.00	●	●		
pH12.45	●	●		
pH13.00	●	●		

※1 テクニカルタイプは個包装でNIST英文証明書が同梱されています。
NIST証明書はすべて製造時に作成された英文のもので、日本語での発行は行えません。

※2 スタンダードタイプは一般的に使用されている標準液。



pH標準液の一覧ページ
はこちら！

pH電極のメンテナンスガイド

校正

標準液を使用し測定器の数値のズレを正すこと

校正頻度の目安は？

- ✓ 週3日以上測定する場合、
少なくとも1週間に1回
- ✓ 月に数回測定する場合、
その日の測定前

標準液の選び方

ボトルタイプの有効期限は開封後3ヶ月です。(※一部を除く)精度や信頼性を求める方、使用頻度が少ない方には、使い切りタイプがオススメ。

洗浄

目には見えない汚れや付着物を除去すること

水洗いだけでは落ちません！

強い洗浄力を持つ電極洗浄液に浸け置きすることで汚れを除去し、電極の消耗・劣化を最小限に抑えます。

洗浄頻度の目安は？

- ✓ 週3日以上測定する場合、
少なくとも1週間に1回
- ✓ 月に数回測定する場合、
その日の測定後

保管

保存液で電極の乾燥を防ぐこと

使わなくてもpH計は劣化する？

電極は長く乾燥させると劣化します。そのため使用後や使わない時には電極保存液での保管が大切です。

精製水や水道水はNG！

精製水や水道水に長時間浸けると、浸透圧により、安定性が低下します。電極保存液は電極内部液に近い成分のため安心です！



pHメンテナンスガイド
をご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL：043-216-2601

Email：sales@hanna.co.jp



※上記の金額は2026年1月時点での税抜価格です。
価格は予告なく変更になる場合がございます。